

MCAシリーズ
14.動物ひょう量、出力



2



タスクの追加



平均化（動物ひょう量モード）を選択

測定回数	10	測定回数	10
オブジェクトの%のアクティビティ	5%	オブジェクトの%のアクティビティ	5%
測定の開始	手動	測定の開始	自動
自動引き継ぎ	オフ	自動引き継ぎ	オン

測定の開始、自動引継ぎを変更

3

4



出力先を選択
PC Excelの場合はPCダイレクトのスライドを参照

105

SARTORIUS



初回のみ開始ボタンを押す。

6



二回目以降は自動スタートします。

SARTORIUS

Thank you.

SARTORIUS