

## SQ天びんのYDP20への出力

- ・ザルトリウス天びんSecur, QuintixはYDP20にGLP印字の設定でナンバーと重量値を2行で出力が可能です。機器IDも印字可能ですが印刷項目の設定はできません。天びんとYDP20を接続する場合YCC03-D09ケーブルとACアダプターが必要です。YDP30の場合は付属のUSBケーブルが使用できます。

## BCA天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メインメニューボタン  
(画面左下)



メニュー設定ボタン



## メニューツリー

```

言語
・
ひょう量
印字 -- 手動印字 -- ISO/GLP印字 -- ON
IDコード -- デバイスIDの設定 -- 機器のIDを入力
          サンプルID機能 -- オン
                        自動増加
USBポート -- デバイス/プロトコル -- プリンターYDP-(RS..)
・
追加設定
  
```

## BCA天びんの設定

- ・天びんのRS232ポートとYDP20を指定のケーブルで接続します。
- ・天びんのメニューから下記の設定をします  
 USBポート => デバイス/プロトコル => プリンターYDP-(RS232)  
 印字 => 手動印字 => ISO/GLP印字 => オン  
 IDコード => デバイスIDの設定 => (機器ID番号を登録)  
           => サンプルID機能 => オン => 自動増加 を設定
- ・YDP20への出力は天びんの印刷ボタンを押しサンプルIDを確認のチェックをしますとYDP20に印字します。

## 印字例

```

2023-03-31 10:29
Sartorius
Mod. SECURA225D-1SJP
SerNo. 0043901461
BAC: 00-50-05
APC: 01-71-03
ID SART101
-----
SID 1
G + 14.18012 g
SID 2
G + 19.17234 g
SID 3
G + 18.76453 g
SID 4
N + 24.25678 g
-----
2023-03-31 10:35
Name:
-----
  
```

## 注意点

- ・サンプルIDを1番から打たせる場合は印字ボタンを押した後サンプルIDに1を選択しチェックをしますと1から印字します。
- ・毎回印刷ボタンを押した後サンプルIDの確認のためのチェックをする必要があります。
- ・YDP30はUSBを自動認識します。
- ・GLP印字がオフでもナンバーは2行で打てます。

## ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com