


BCA天びんのYDP30(USB)への出力

- ・ザルトリウス天びんEntris IIのBCAはYDP30にGLP印字の設定でナンバーと重量値を2行で出力が可能です。機器IDも印字可能ですが印字項目の設定はできません。設定時は天びんとYDP30をUSBケーブルで接続し電源をどちらもONにしてください。

BCA天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メインメニューボタン
(画面左下)

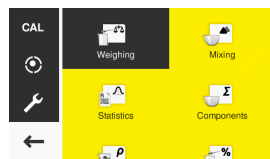

メニュー設定ボタン



メニューツリー

言語

・

ひょう量

印字 -- 手動印字 -- ISO/GLP印字 -- ON

IDコード -- デバイスIDの設定 -- 機器のIDを入力

-- サンプルID機能 -- オン

-- 自動増加

SBIプロトコル

接続 -- USB -- 機器デバイス-YDP30(自動認識)

・

追加設定

BCA天びんの設定

- ・最初に天びんのUSBのポートとYDP30をYCC-USB-C-Bで接続します。
- ・天びんのメニューから下記の設定をします
印字 => 手動印字 => ISO/GLP印字 => オン
=> IDコード => デバイスIDの設定 => (機器ID番号を登録)
=> サンプルID機能 => オン => 自動増加 を設定
- ・YDP30への出力は天びんの印刷ボタンを押しサンプルIDを確認のチェックをしますとYDP30に印字します。

印字例

2023-03-31	10:29
Sartorius	
Mod.	BCA2202I-1SJP
SerNo.	0043501461
APC:	01-74-03.01.05
BAC:	00-60-01.03.00
ID	Sart101

SID	1
G	+ 214.18 g
SID	2
G	+ 219.17 g
SID	3
G	+ 218.76 g
SID	4
N	+ 224.25 g

2023-03-31	10:35
Name:	

注意点

- ・サンプルIDを1番から打たせる場合は印字ボタンを押した後サンプルIDに1を選択しチェックをしますと1から印字します。
- ・毎回印刷ボタンを押した後サンプルIDの確認のためのチェックをする必要があります。

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com