


BCA天びんのPCダイレクト出力

- ・ ザルトリウス天びんEntris IIのBCAはPCダイレクト設定でWindowsのExcel、Word、メモ帳などにプログラムなしで出力が可能です。
- ・ 通信ケーブルはUSBケーブルYCC-USB-C-A(A to C)を使用します。
- ・ 計算しやすいように数値のみで出力します。
- ・ PCは入力時にNumLockキーをONにし半角入力にします。

BCA天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メインメニューボタン
(画面左下)

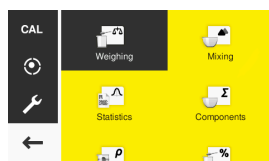

メニュー設定ボタン



メニューツリー

- 言語
- ・
- ひょう量
- 印字
- SBIプロトコル
- 接続 -- PC-USB -- 機器デバイス--PCスプレッドシートフォーマット
スプレッドシート -- 出力形式 -- 値
- ・
- 追加設定

BCA天びんの設定

- ・ 最初に天びんのPC-USBのポートとPCをYCC-USB-C-Aで接続します。
- ・ 天びんのメニューから下記の設定をします
- ・ 接続 => PC- USB => 機器デバイス => PCスプレッドシートフォーマット
スプレッドシート => 出力形式 => 値

BCA天びんとPCの接続

- ・ PCへの出力は天びんの印刷ボタンを押します。

- 注) 天びんとPC-USBをUSBケーブルで接続しない場合設定はできません。
 注) NumLockをOFFのままの場合指定したセルに入らないことがあります。
 注) 現在のPCにはNumLockキーがない場合がありますがWindows簡単操作のスクリーンキーボード上でNumLockキーをONにするところがあります。

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com