

SQ天びんのYDP20へRS232での出力

- ・ザルトリウス天びんSecura,QuintixはYDP20の機能を使うことでナンバーと重量値を1行で出力が可能です。ただしGLP印字はできません。

天びんとYDP20を接続する場合YCC03-D09ケーブルとACアダプターが必要です。

SQ天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メインメニューボタン
(画面左下)



メニュー設定ボタン



メニューツリー

```

言語
・
ひょう量
印字 -- 手動印字 - 手動印字のフォーマット - IDなしの値
IDコード -- デバイスIDの設定 -- 機器のIDを入力
        サンプルID機能 -- オン
                自動増加
USBポート -- デバイス/プロトコル - USB-RS232 SBI
        RS232構成 - ボーレート - 1200
                データビット - 7
                パリティ -- 奇数
                ストップビット - 1
                ハンドシェイク - なし
・
追加設定

```

SQ天びんの設定

- ・天びんのRS232ポートとYDP20を指定のケーブルで接続します。

- ・天びんのメニューから下記の設定をします

接続 => RS232 => デバイス/プロトコル => USB-RS232 SBI

=> RS232構成 => ボーレート => 1200

データビット => 7

パリティ => Odd

ハンドシェイク => なし

ストップビット => 1

印刷 => 手動印字 => 手動印字フォーマット => IDなしの値

- ・YDP20への出力は天びんの印刷ボタンを押しますとYDP20にナンバー付きで重量値を印字します。

印字例

```

2023-04-05      10:29:20

001      +      14.18099 g
002      +      19.17123 g
003      +      18.76456 g
004      +      24.25789 g
005      +      14.18234 g
006      +      19.27123 g

```

注意点

- ・SBIモードでのGLP印字はできません。
- ・日時の印字はYDP20の“Date”ボタンにより印字を行います。
- ・プリンターの印字キーが使用できます。

-- GLP印字を希望される場合は別途ご相談ください。 --

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com