

ザルトリウス電子天びん設置時の注意点

※スペースの広いところで設置してください

※精密機械です。細心の注意を払い静かに置いてください。ぶつかけたり、置く時に衝撃が加わると故障の原因になります。



※ガラス部分（風防付きのモデル）で天びんを持たないでください。破損の原因になります。必ず天びん底部を持ってください。



※ひょう量皿は絶対に押し込まないでください。破損しますので、そっと置いてください。


ENTRISII BCE,BCA分析天びん 設置手順

- ① 梱包を開け、取扱説明書が入っていることをご確認ください。
- ② 下図のように収まっている天びん本体とパーツ類を設置場所へ取り出します。天びん本体は壊さないよう慎重に取り扱ってください。ガラス風防部分を持って持ち上げることはできません。必ず天びんの底部を両手で支えながら移動し、設置場所へ静かに下ろしてください。

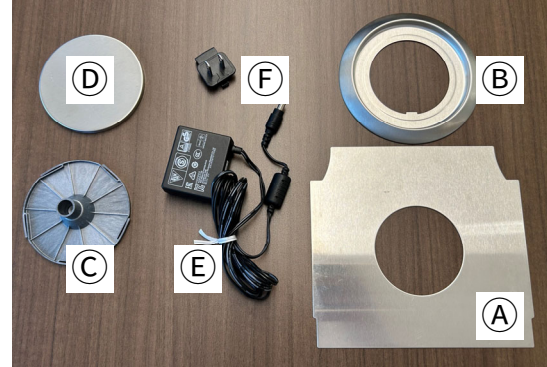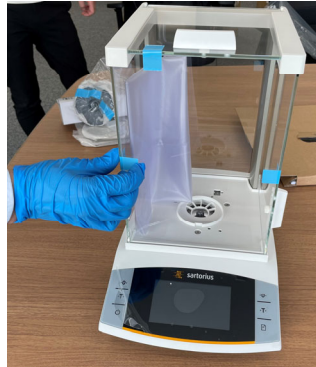

※②はBCAシリーズ0.1mgのみに付属


- ③ 左右の風防を開けてダストカバーを取り外し、下図のように①,②,③,④のお皿を取り付けてください。向きやロックする箇所はありません。

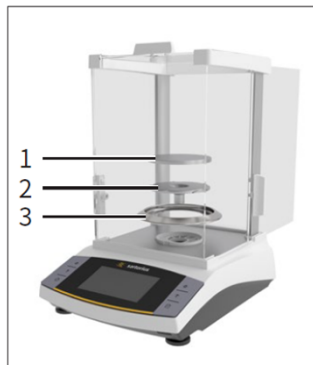


①ベースプレート



②シールドディスク
※BCAシリーズの0.1mgのみに付属

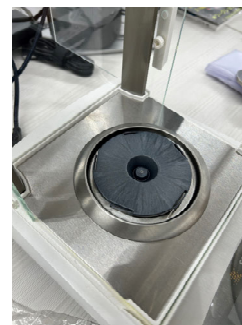

③パンサポート

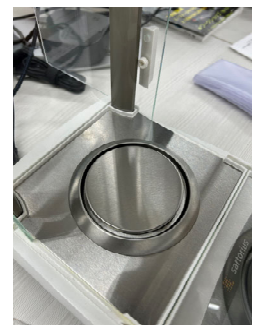


④ひょう量皿

- ④ ⑤ACアダプタ本体に⑥日本向け「US+JP」コンセントプラグを取り付けます。
- ⑤ 先に天びん側に電源ケーブルを接続し、最後にACアダプタをコンセントに差し込んでください。



矢印方向にスライドし取り付け

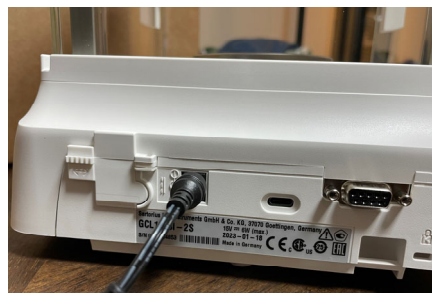

- ⑥ 水準器を確認しながらレベル調整を行い、その後表示部のCALボタンを押し、画面がCAL ENDを表示した後、指示値が表示されているひょう量画面となれば、設置完了となります。(Iモデルでない場合は、標準分銅を用いてCALを実施ください)

設置チェックリスト

- 設置台はガタついていませんか？たわんだり傾いていませんか？
- 風が直接当たっていませんか？
- エアコンなどで急激な温度変化はありませんか？
- 振動する装置が周囲にありますか？
- コンセントに差した後4時間経過していますか？（ウォームアップ時間）
- 天びんを移動する場合は、電源を抜き、ひょう量皿を取ってください。ひょう量皿を取るときは、必ず垂直に慎重に抜いてください。斜めに引き抜くと軸が曲がり破損します。

主な設定方法 BCE天びん

- 日付・時刻設定
…設定→Input→DATE or TIME
- 印字に日時を追加
…設定→DEVICE→DATA.OUT→PRNT.PAR.→FORMAT→22 CHARSをEXTR.LIN.に変更
- GLP印字設定
…設定→DEVICE→DATA.OUT.→PRNT.PAR.→GLP→OFFをALWAYSに変更
- パスワード設定
…設定→Input→USER.PASS.(最大8文字 09-0、A-Z、-、スペース)
- 単位変更設定
…ホーム画面“g”サイン周辺を長押し→Unit 1～4 まで設定可能
- PC Direct (PC用ケーブルYCC-USB-C-Aを使用したExcelへの重量値出力)
…設定→Data Output→PC Direct Transfer→OUTP.FORM.→TEXT+NUM. or ONLY NUM.