




最小計量値の有効化

※QP1ライセンスが必要です。一か月間の試用版の仕様も可能です。開始方法は「タスク作成」資料を参照。

2



3

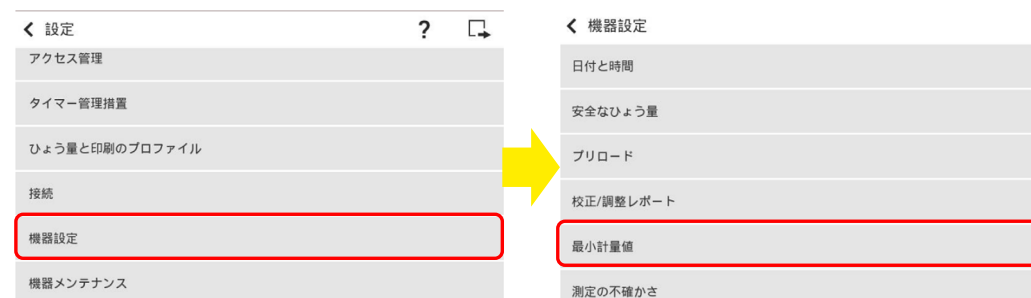

4

最小計量値 ? ✓	
手順	オフ
動作範囲の開始点	0.0100 g
最小計量値未満の重量値を不正値として設定	いいえ
ヘッダー	
タイトル	
参照	

手順 オフ ✓	
USP第41章	
SQmin	
欧州薬局方 (Ph.Eur.) 2.1.7	
EURAMET cg 18	

準拠する規制を選択

5

SARTORIUS

最小計量値 ⓘ ?	
手順	欧州薬局方 (Ph.Eur.) 2.1.7
動作範囲の開始点	0.0100 g
最小計量値未満の重量値を不正値として設定	いいえ
ヘッダー	m min
タイトル	Minimum Weight
参照	

天びんのモデルの最小計量値以下の値の場合は赤字で次に進めません。

最小計量値 ? ✓	
手順	欧州薬局方 (Ph.Eur.) 2.1.7
動作範囲の開始点	0.100 g
最小計量値未満の重量値を不正値として設定	いいえ
ヘッダー	m min
タイトル	Minimum Weight
参照	

現地校正時の最小計量値を入力してください。

6

SARTORIUS

最小計量値 ? ✓	
手順	欧州薬局方 (Ph.Eur.) 2.1.7
動作範囲の開始点	0.1000 g
最小計量値未満の重量値を不正値として設定	はい
ヘッダー	m min
タイトル	Minimum Weight
参照	

「はい」にすると、最小計量値未満の場合出力できなくなります。

7

SARTORIUS

エラー表示

0.0000 g

m min 0.1000 g

総計

管理者 2023-02-11 23:52

ひょう量

isoCAL

管理者 2023-02-11 23:53

ひょう量

isoCAL

Max 220 g, d = 0.0001 g

総計

+ 5.1346 g

m min 0.1000 g

管理者 2023-02-11 23:52

ひょう量

isoCAL

管理者 2023-02-11 23:53

ひょう量

isoCAL

Max 220 g, d = 0.0001 g

総計

+ 5.1346 g

m min 0.1000 g

最小計量値未満の場合、出力できない。

8

SARTORIUS

Thank you.

The logo consists of a horizontal bar divided into two equal-width sections. The left section is solid black, and the right section is solid yellow. The word "SARTORIUS" is printed in black, uppercase, sans-serif font on the yellow section.

SARTORIUS