

ザルトリウス電子天びん設置時の注意点

※スペースの広いところで設置してください

※精密機械です。細心の注意を払い静かに置いてください。ぶつかけたり、置く時に衝撃が加わると故障の原因になります。


※ガラス部分（風防付きのモデル）で天びんを持たないでください。破損の原因になります。必ず天びん底部を持ってください。




※ひょう量皿は絶対に押し込まないでください。破損しますので、そっと置いてください。

ENTRIS II BCE,BCA 上皿天びん 設置手順


- ① 天びん本体は底部を両手で持ち、慎重に設置個所まで運んでください。
- ② 本体・付属品等の内容物が全て揃っている事をご確認ください。

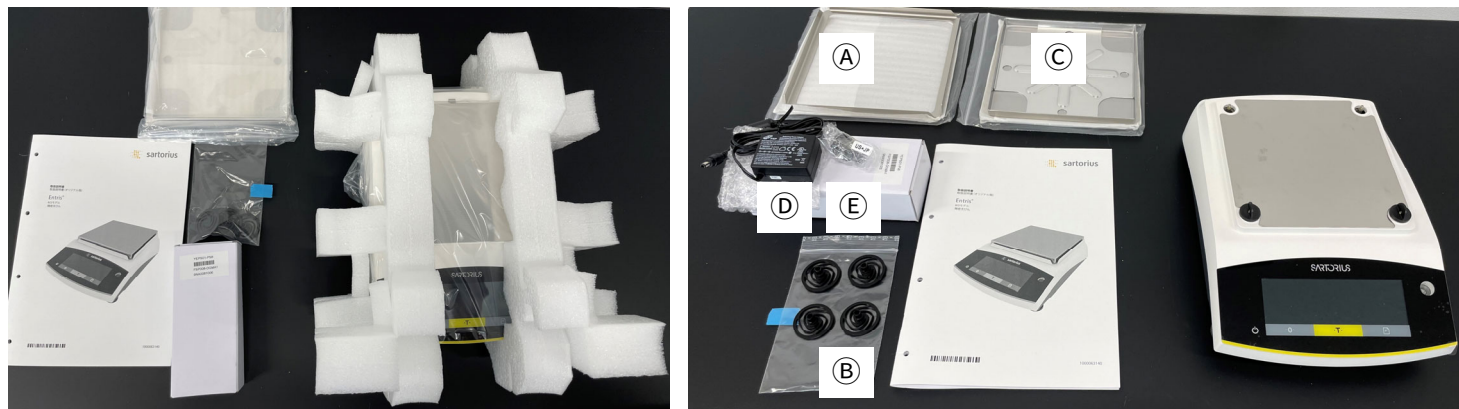

- ③ 運搬用ロックを取り外して下さい。
- ④ (A),(B),(C)の各付属品を順に取り付け下さい。

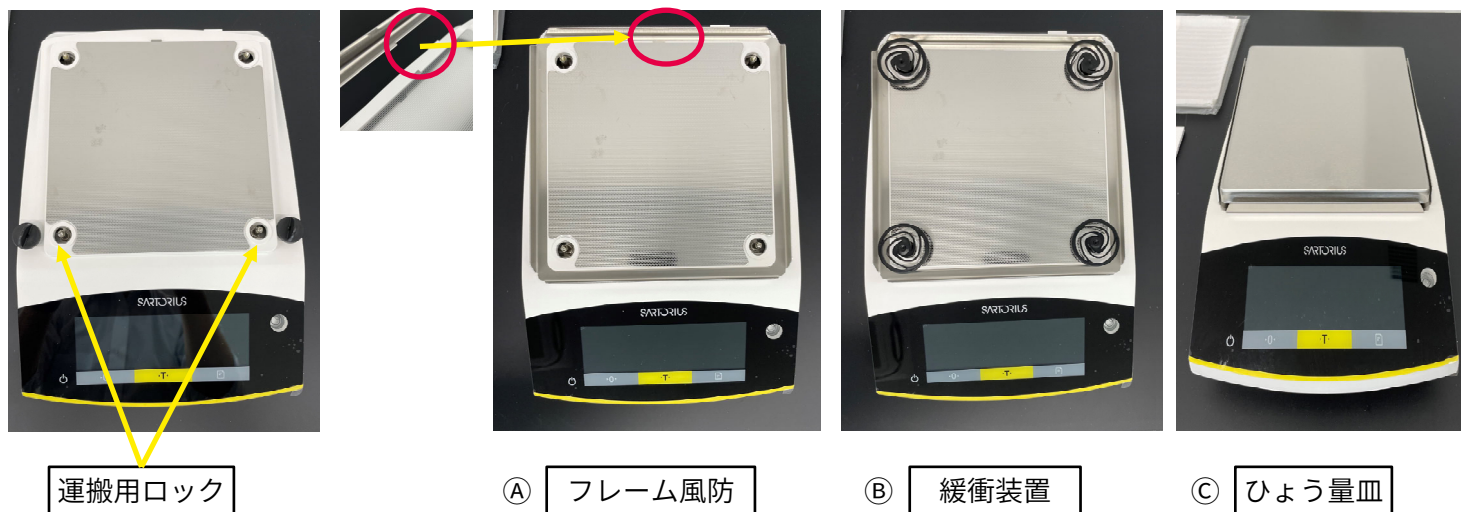

- ⑤ (D)ACアダプタ本体に(E)日本向け「US+JP」コンセントプラグを取り付けます。
- ⑥ 先に天びん側に電源ケーブルを接続し、最後にACアダプタをコンセントに差し込んでください。

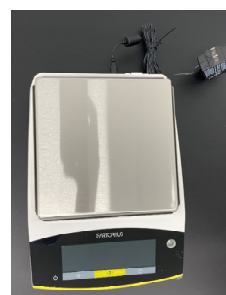

- ⑦ 水準器を確認しながらレベル調整を行い、その後表示部のCALボタンを押し、画面がCAL ENDを表示した後、指示値が表示されているひょう量画面となれば、設置完了となります。(Iモデルでない場合は、標準分銅を用いてCALを実施ください)

設置チェックリスト

- 設置台はガタついていませんか？たわんだり傾いていませんか？
- 風が直接当たっていませんか？
- エアコンなどで急激な温度変化はありませんか？
- 振動する装置が周囲にありますか？
- コンセントに差した後30分経過していますか？（ウォームアップ時間）
- 天びんを移動する場合は、電源を抜き、ひょう量皿を取ってください。

主な設定方法 BCE天びん

- 日付・時刻設定
…設定→Input→DATE or TIME
- 印字に日時を追加
…設定→DEVICE→DATA.OUT.→PRNT.PAR.→FORMAT→22 CHARSをEXTR.LIN.に変更
- GLP印字設定
…設定→DEVICE→DATA.OUT.→PRNT.PAR.→GLP→OFFをALWAYSに変更
- パスワード設定
…設定→Input→USER.PASS.(最大8文字 09-0、A-Z、-、スペース)
- 単位変更設定
…ホーム画面“g”サイン周辺を長押し→Unit 1～4 まで設定可能
- PC Direct (PC用ケーブルYCC-USB-C-Aを使用したExcelへの重量値出力)
…設定→Data Output→PC Direct Transfer→OUTP.FORM.→TEXT+NUM. or ONLY NUM.