

ザルトリウス電子天びん設置時の注意点

※スペースの広いところで設置してください

※精密機械です。細心の注意を払い静かに置いてください。ぶつかけたり、置く時に衝撃が加わると故障の原因になります。

※ガラス部分（風防付きのモデル）で天びんを持たないでください。破損の原因になります。必ず天びん底部を持ってください。




※ひょう量皿は絶対に押し込まないでください。破損しますので、そっと置いてください。

MCA / MCE分析シリーズ 設置簡易マニュアル



設置動画はこちら

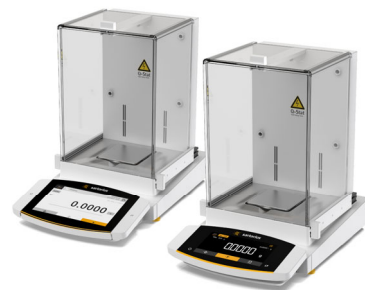

注意：必ず天びん底部を持つこと。ガラス風防は持たないでください。
破損の恐れがあります。



天びん底部を持ってください。



テープで止められている方を上向きにして開きます。

2

SARTORIUS


白い箱の中身一覧



ひょう量皿、ガラス風防、天びんカバー



①ACアダプタ

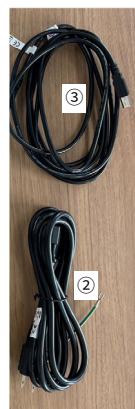


②電源ケーブル

③プリンタ or PC通信用ケーブル

注意：ひょう量皿は絶対に押し込まないでください。
軸に合わせて静かに下ろしてください。
本機種はメッシュ皿ではありません。



くぼみが背面側

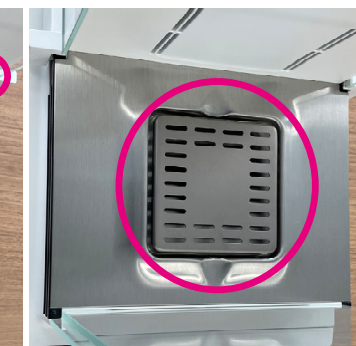

裏側の軸のとがった側が正面


3

SARTORIUS

4

SARTORIUS

ガラス風防

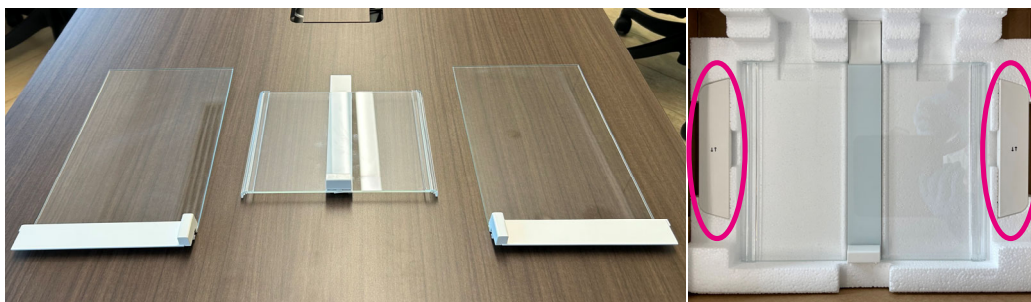

左側扉

上部扉


右側扉

左右ボタン
(MCAの自動扉タイプのみ)

5

SARTORIUS

注意：天びん後方からレールの溝に差し込んでください。
うまく差し込めていないと倒れて破損します。

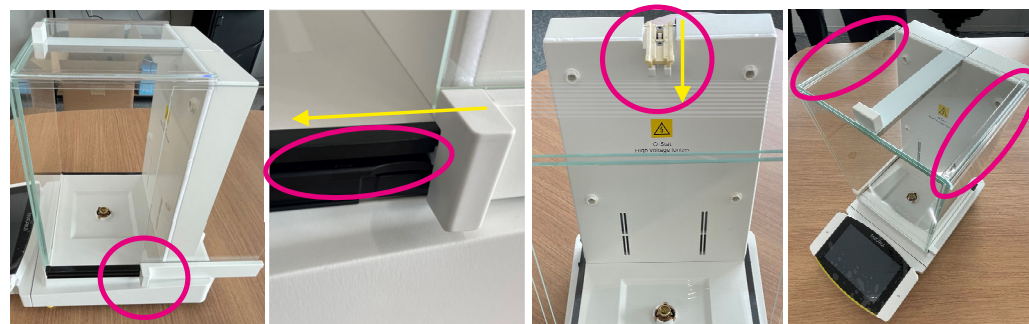


本体の黒いレールの溝に、ドア側のレールを差し込みながら手前側に押し入れます。本体上部のレールの溝に合わせ、上部ドアのロック用パーツを押し込みながら、天びん後方から手前側に押し入れます。注意：事前に左右のドアを天びんの中心側に寄せ、上部ドア両端のパーツ内側に左右のドアが収まるように注意してください。

6

SARTORIUS

注意：電源接続用ソケットには向きがあります。むりやり押し込み
スクリューロックを回すと、機器が損傷する恐れがあります。

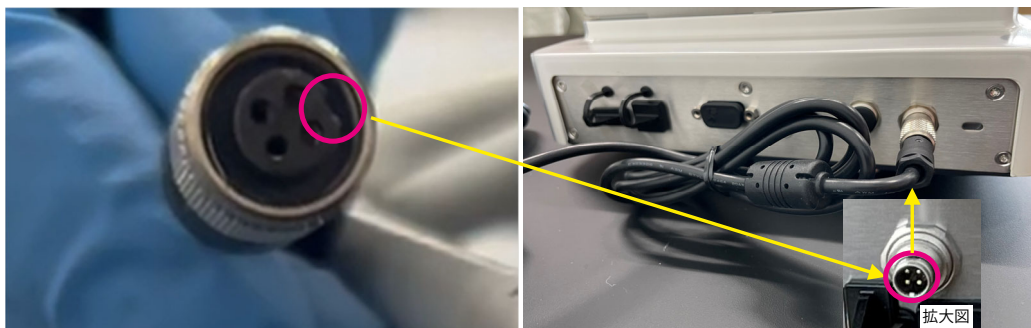

※すべてのケーブルが接続されていることを確認し、最後にコンセントに差ししてください。

7

SARTORIUS

設置チェックリスト

- 設置台はガタついていませんか？たわんだり傾いていませんか？
- 風が直接当たっていませんか？
- 振動する装置が周囲にありますか？
- コンセントに差した後4時間経過していますか？（ウォームアップ時間）
- 天びんを移動する場合は、電源を抜き、ひょう量皿を取ってください。
ひょう量皿を取るときは、必ず垂直に慎重に抜いてください。斜めに引き抜くと軸が曲がり破損します。

SARTORIUS

MCA設定スライド

<https://jp-sartorius.jp/index.php/download-information>

- 1.一般的な使用方法
- 2.データ保管機器の表示（ひょう量記録確認）
- 3.時計のアクセス、編集
- 4.プリンタへの印字内容設定、出力設定
- 5.タスク作成
- 6.PCダイレクト設定（Excelへの重量値出力）
- 7.校正後の自動印字
- 8.スタートアップ動作
- 9.出力時のナンバリング設定
- 10.監査証跡へのアクセス（QP1が必要）
- 11.ユーザー管理（役割、権限、パスワード、ユーザー作成）（QP1が必要）
- 12.電子署名の有効化（QP1が必要）
- 13.最小計量値の設定（QP1が必要）
- 14.動物ひょう量設定、出力

SARTORIUS

MCE 主な設定方法

- 時刻設定 …設定→Input→DATE or TIME
- 印字に日時を追加 …設定→Data Output→Settings for Printouts→FORMAT→EXTR.LINE
- GLP印字設定 …設定→Data Output→Settings for Printouts→GLP→ALWAYS または CAL.-ADJ.
- パスワード設定 …設定→Input→USER.PASS.(最大8文字 09-0、A-Z、-、スペース)
- 単位変更設定 …ホーム画面“g”サインを長押し→Unit 1～4 まで設定可能
- PC Direct（付属ケーブルを使用したExcelへの重量値出力） …
設定→Data Output→PC Direct Transfer→OUTP.FORM.→TEXT+NUM. or ONLY NUM.

SARTORIUS