

## ザルトリウス電子天びん設置時の注意点

※スペースの広いところで設置してください

※精密機械です。細心の注意を払い静かに置いてください。ぶつかけたり、置く時に衝撃が加わると故障の原因になります。

※ガラス部分（風防付きのモデル）で天びんを持たないでください。破損の原因になります。必ず天びん底部を持ってください。



※ひょう量皿は絶対に押し込まないでください。破損しますので、そっと置いてください。

# SARTORIUS

Simplifying Progress



SECURA, QUINTIX  
セミマイクロ天びん

## 開封後展開図



必ず天びん底部を持つこと。破損リスクのため背面やカバーは持たない




ひょう量皿、ガラス風防

2

SARTORIUS

## フロントガラス風防取り付け（お皿の取り付けは後でも構いません）

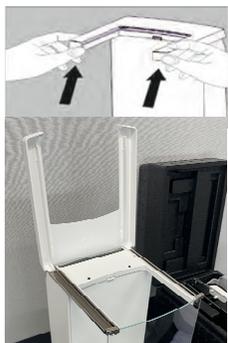

上部カバーの前面両側を  
後方へ押しながら上に開く



上部ガイドレールに挿入し、  
ガラスを少し上に押し上げる




上に押し上げながら、下部スロ  
ットに挿入する


3

SARTORIUS

## サイドガラス風防の取り付け

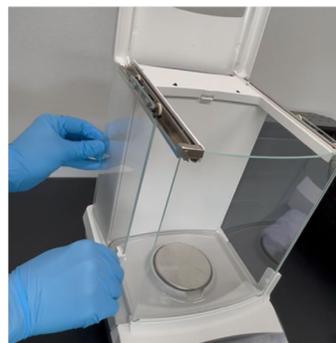

上部ガイドレールに載せ、  
下部ガイドレールに挿入。

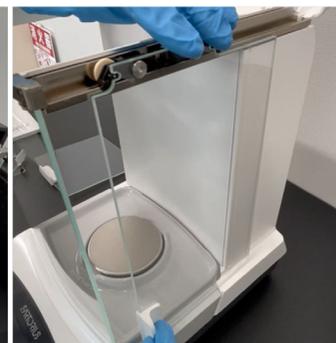

上部ガイドレールに載せ、  
下部ガイドレールに挿入。




下部ガイドレールを確認してくだ  
さい。

4

SARTORIUS

## 上部ガラス風防の取り付け

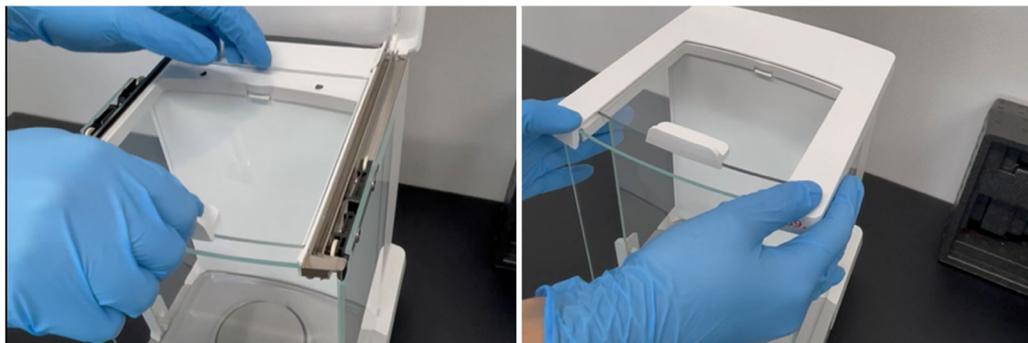


上部風防は載せるだけです。

開いていたカバーをパチンとはめてください。

5

SARTORIUS

## ひょう量皿の取り付け (ガラス風防の前に取り付けても問題ありません。)

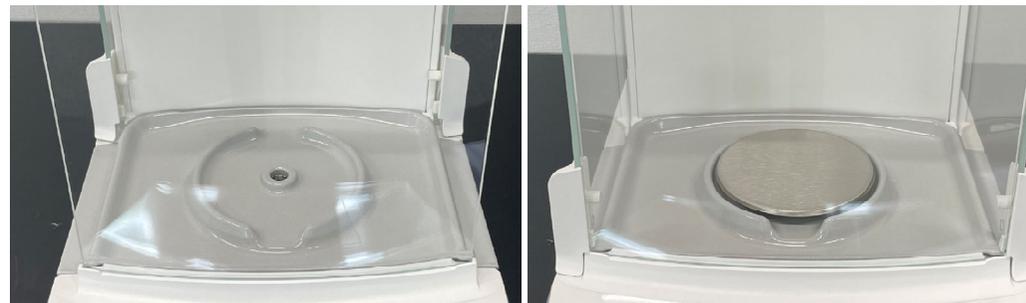

シールドプレート

※ひょう量皿は垂直に静置し、決して押し込まないでください。

6

SARTORIUS

## 設置チェックリスト

- 設置台はガタついていませんか？たわんだり傾いていませんか？
- 風が直接当たっていませんか？
- 振動する装置が周囲にありますか？
- コンセントに差した後12時間経過していますか？（ウォームアップ時間）
- 天びんを移動する場合は、電源を抜き、ひょう量皿を取ってください。  
ひょう量皿を取るときは、必ず垂直に慎重に抜いてください。斜めに引き抜くと軸が曲がり破損します。

SARTORIUS