

ザルトリウス電子天びん設置時の注意点

※スペースの広いところで設置してください

※精密機械です。細心の注意を払い静かに置いてください。ぶつかけたり、置く時に衝撃が加わると故障の原因になります。

※ガラス部分（風防付きのモデル）で天びんを持たないでください。破損の原因になります。必ず天びん底部を持ってください。





※ひょう量皿は絶対に押し込まないでください。破損しますので、そっと置いてください。

水分計MA37-1 設置手順


- ①水分計本体は底部を両手で持ち、慎重に設置個所まで運んでください。熱源部は持たないでください。
- ②パーツ、ケーブル、中身がそろっていることをご確認ください。



- ③熱源部固定テープを外し、**Ⓐ**のパンサポートを本体**Ⓑ**に取り付けます。
向きやロックする箇所はありません。

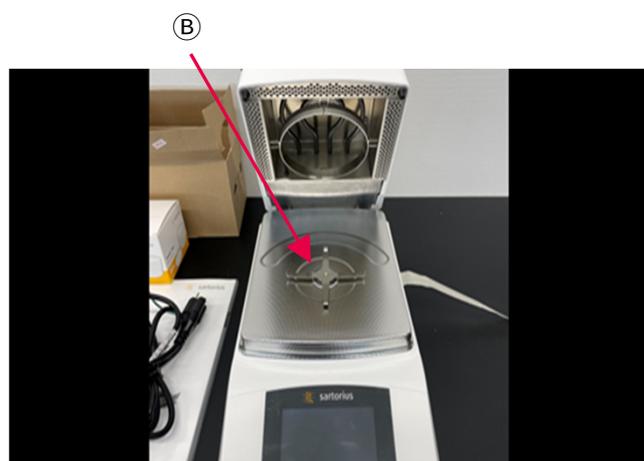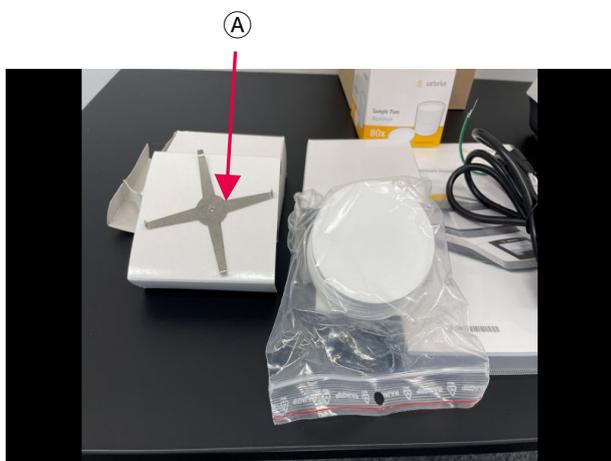

- ④先に天びん側に電源ケーブルを接続し、コンセントに差し込んでください。

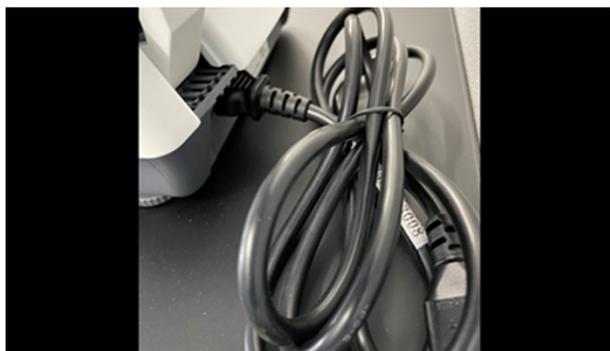

- ⑤水準調整足を回してガタツキをなくしてください。（水準器未搭載）
電源onにて表示部に指示値が表示されているひょう量画面となれば、設置完了となります。

設置チェックリスト


- 設置台はガタついていませんか？たわんだり傾いていませんか？
- 風が直接当たっていませんか？
- エアコンなどで急激な温度変化はありませんか？
- 振動する装置が周囲にありますか？
- コンセントに差した後1時間経過していますか？（ウォームアップ時間）
- 水分計を移動する場合は、電源を抜き、パンサポートを取ってください。パンサポートを取るときは、必ず垂直に慎重に抜いてください。斜めに引き抜くと軸が曲がり破損します。

主な設定方法 MA37-1

-  メニューアイコン⇒電源、水分測定、設定



-  設定アイコン ⇒言語、日付けと時刻、デバイス情報、校正/調整、印字

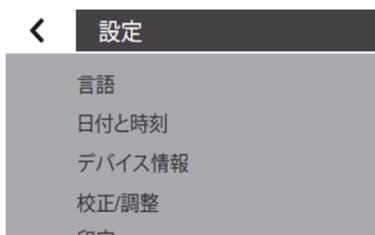

- ※水分計の各設定につきましては取り扱い説明書を参照下さい。