

SARTORIUS

Simplifying Progress

MCAシリーズ
4.プリンタへの印字内容設定、出力設定



印字内容設定

2

SARTORIUS

印字内容設定



3

SARTORIUS

印字内容設定



4

SARTORIUS

印字ボタンを押した後、出力前に内容を確認したい場合
 ひょう量を失敗した場合に取り消し線を使用したい場合
 電子署名を使いたい場合（QP1ライセンスが必要）

GLPE印刷	オン
GLPヘッダー	(10)
ひょう量印刷要素	(2)
GLPフッター	(4)
コネクター	YDP30
印刷モード	印刷プレビューを使用したレポート

印刷モード

印刷プレビューを使用したレポート

プレビューなしで直ちに出力

印刷ボタンを押すたびに出力したい場合はこちら

設定した印字方法の名前を変更できます。

GLPE印刷	オン
GLPヘッダー	(10)
ひょう量印刷要素	(2)
GLPフッター	(4)
コネクター	YDP30
印刷モード	印刷プレビューを使用したレポート

印刷モード

印刷プレビューを使用したレポート

プロフィール名

プリンター-YDP30 (GLPE印刷、ひょう...

プロフィールの説明

プロフィール

タスクへの割り当て

タスクへの割り当て

設定した印字方法をそれぞれのひょう量モードに割り当てます。



タスクへの割り当て

タスク管理

内部調整

ひょう量

ひょう量 (1.2.1)

ロットIDの数	0
試料IDの数	0
ひょう量プロフィール	既定ひょう量
印刷プロフィール1	プリンター-YDP30
印刷プロフィール2	オフ
名前	ひょう量
説明	
許可されたロール	管理者 オペレーター サービス ゲスト

ひょう量タスクに割り当てます。

ひょう量タスクの設定内容

13

SARTORIUS

タスクへの割り当て

ロットIDの数 0

試料IDの数 0

ひょう量プロフィール 既定ひょう量

印刷プロフィール1 プリンター-YDP30

印刷プロフィール2 オフ

IDの数

プロフィール

14

SARTORIUS

タスクへの割り当て

印刷プロフィール1

プリンター-YDP30

プリンター-YDP30 (GLP印刷、ひょう量値)

USB上のPDF文書

SBI印刷

ひょう量プロフィール 既定ひょう量

印刷プロフィール1 プリンター-YDP30 (GLP印刷、ひょう量値)

印刷プロフィール2 オフ

プロフィール

作成した印字内容を選択

右マーク、最後の✓マークを押して設定完了

15

SARTORIUS

Thank you.

SARTORIUS