

SARTORIUS

Simplifying Progress

MCAシリーズ
6.PCダイレクト設定 (Excelへの出力)



PCダイレクト設定 ステップ1 PCダイレクト名の作成




2

SARTORIUS

PCダイレクト設定 ステップ1 PCダイレクト名の作成

< ひょう量と印刷のプロファイル

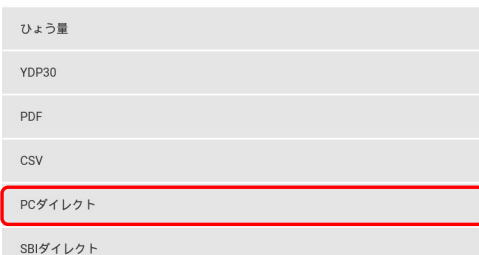


< PCダイレクト



3

SARTORIUS

PCダイレクト設定 ステップ1 PCダイレクト名の作成

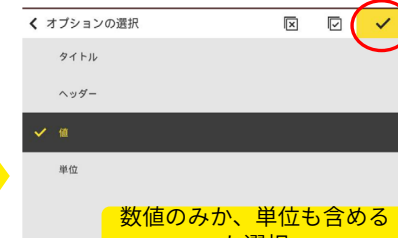

数値のみか、単位も含めるか選択



4

SARTORIUS


PCダイレクト設定 ステップ1 PCダイレクト名の作成



5

SARTORIUS

PCダイレクト設定 ステップ2 USB-Bインターフェース設定

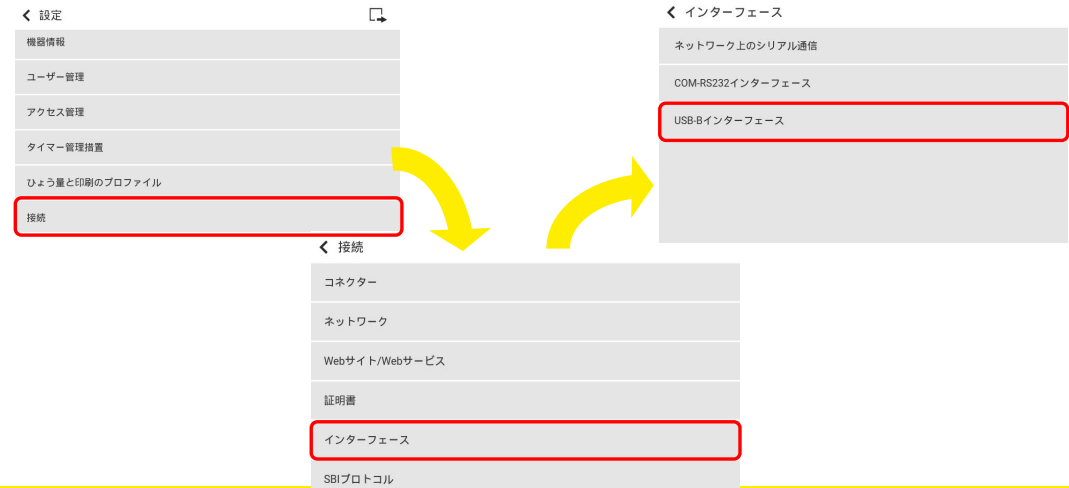

6

SARTORIUS

PCダイレクト設定 ステップ2 USB-Bインターフェース設定



7

SARTORIUS

PCダイレクト設定 ステップ3 タスクへの割当て



8

SARTORIUS

PCダイレクト出力をしたいタスクを選択

ひょう量 (1.2.1)

ロットIDの数 0
 試料IDの数 0
 ひょう量プロフィール 既定ひょう量
 印刷プロフィール1 Test
 印刷プロフィール2 オフ
 名前 ひょう量
 説明
 許可されたロール 管理者
 オペレーター
 ゲスト

印刷プロフィール1 プリンター-YDP30
 印刷プロフィール2 オフ

PC単独なら印刷プロフィール1を変更
 プリンタと同時出力ならプリントプロフィール2を変更

完了

各モードでの出力例

エクセルを立ち上げて、入力するセルに合わせてください。

※半角英数字、NumLockに設定してください。

※うまく出力されない場合は一度天びんのコンセントの抜き差しをしてください。通信設定の変更時に必要になることがあります。

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		0					
3		68.5699					
4		68.5699					
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ひょう量モードで実施

参考 NumLockキーがないキーボードの場合

- Ctl+Windowsボタン+Oでスクリーンキーボードが出ます
- オプションをクリック
- テンキーを有効にするにチェック→OK
- NumLockが出現します

オプション

- クリック音を使用する(U)
- 画面上での移動をしやすくするようにキーを表示する(V)
- テンキーを有効にする(D)

Thank you.