

SARTORIUS

Simplifying Progress

MCAシリーズ
9.出力時のナンバリング設定



2

SARTORIUS

ひょう量タスクでの ナンバリング





4

SARTORIUS

3

SARTORIUS

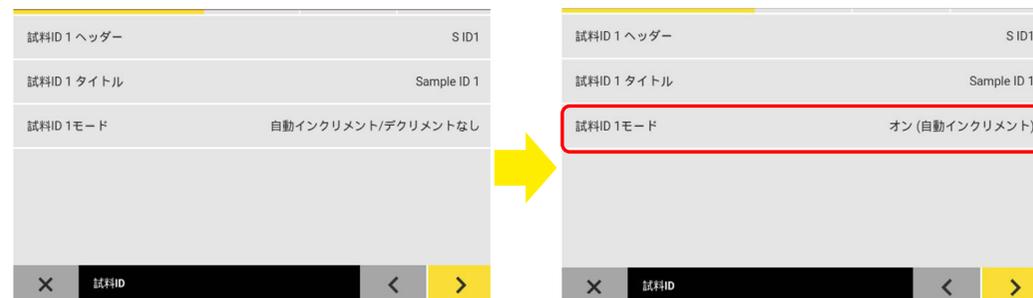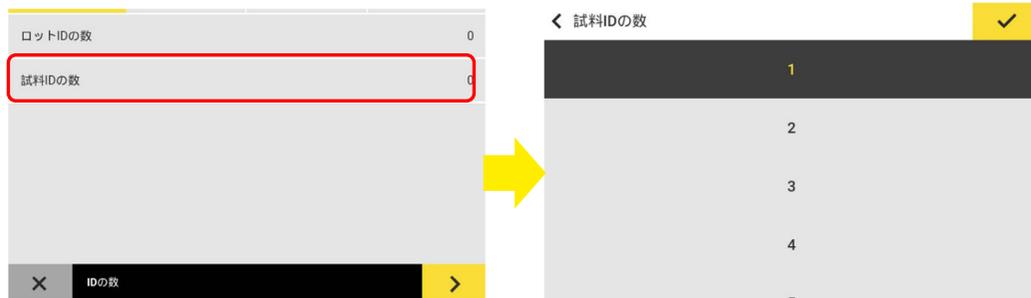

一番右まで進め、✓マークで設定完了

5

SARTORIUS

6

SARTORIUS



サンプルID名がある場合は入力し、最後に「-1」と入力
サンプルID名がない場合は「1」とだけ入力



次回以降数字が自動で繰り返ります



プレビュー印字の場合は内容確認して印字

7

SARTORIUS

8

SARTORIUS

手動統計タスク (QP3) での ナンバリング

※QP3ライセンスが必要です。一か月間の試用版の仕様も可能です。開始方法は「タスク作成」資料を参照。

9

SARTORIUS



10

SARTORIUS



変更箇所はありません。チェックマークまで進んでください。
自動的にナンバリングも設定されています。

11

SARTORIUS



12

SARTORIUS



お皿を載せたらT(風袋引き)を押す
その後、開始ボタン  を押す
お皿を載せない場合は最初から開始ボタン



プリントボタンを押し、試料を取り除いてください。



5回実施
印字プレビュー

自動で番号が振られています。
※最後に統計値が出力されます。

Thank you.