

BCE天びんのYDP30(USB)への出力

- ・ザルトリウス天びんEntris IIのBCEはYDP30にGJP印字の設定でナンバーと重量値を2行で出力が可能です。天びんの機器IDも印字可能ですが印字項目の設定はできません。設定は天びんとYDP30をUSBケーブルYCC-USB-C-Aで接続して電源をどちらもONにしてください。

BCE天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メニュー設定ボタン
(画面左上)

メニューツリー

```

SETUP
DEVICE    --- USB --- DAT.REC --- YDP30
DATA.OUTP --- PRNT.PARA ---- GLP -- ALWAYS
APPLIC.
INPUT     --- DEV.ID --- 1001(例)
          --- SPL.ID --- PRINT --- ON
          START V. --- 1(開始直)
          MODE --- COUNT.UP
  
```

```

INFO
LANGUADE
  
```

BCE天びんの設定

- ・最初に天びんのUSBのポートとYDP30をYCC-USB-C-Aで接続します。
- ・天びんのメニューから下記の設定を行います。
 - DEVICE => RS232 => DAT.REC => YDP20(YDP30)
 - DATA.OUTP => PRINT.PARA => GLP => AL.WAYS
 - INPUT => DEV.ID => (機器ID番号を登録)
 - => SPL.ID => PRINT => ON
 - => MODE => CUNT.UP を設定

- ・YDP30への出力は天びんの印刷ボタンを押します。終了時は右上の「GLP」をタッチ

印字例

30-Mar-2023	10:20
Sartorius	
Mod.	BCE2201I-1SJP
Ser. no.	43896770
APC	01-76-05.03.03
BAC	00-59-05.03.03
ID	1001

SID	1
G	+ 214.1 g
SID	2
G	+ 219.1 g
SID	3
G	+ 218.7 g
SID	4
N	+ 224.2 g

30-Mar-2023	10:25
Name:	

注意点

- ・GLPがONの場合のみ可能です。
- ・サンプルIDを1番から始める場合は一度スタンバイにする必要がある。連続で測定すると連番になります。印字例で4番で終了しているので次は5番から始まります。
- ・デバイスIDとサンプルIDの入力は14桁まで入力できるが登録する数字以外の残りはスペースで満たさなければなりません。

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階
 Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494
 Email: hp.info@sartorius.com