

SARTORIUS

Simplifying Progress

ENTRISII BCAシリーズ

Excel出力（動物ひょう量）

各モードでの出力例

エクセルを立ち上げて、入力するセルに合わせてください。

※半角英数字、NumLockに設定してください。

※うまく出力されない場合は一度天びんのコンセントの抜き差しをしてください。通信設定の変更時に必要になることがあります。

1. PCテキストフォーマット

```

Sartorius
-----
Mod. BCA6202I-1SJP
SerNo. 0039303585
APC: 01-74-02.01.01
BAC: 00-60-01.03.00
-----
10
Mean + 177.16 g!
Mean + 177.16 g!
Mean + 177.16 g!
Mean + 177.16 g!
-----
12:57
Name:
-----
    
```


2. PCスプレッドシート

```

-----
2023-01-13 13:04
Sartorius
Mod. BCA6202I-1SJP
SerNo. 0039303585
APC: 01-74-02.01.01
BAC: 00-60-01.03.00
-----
10
177.13
177.13
177.13
177.13
-----
2023-01-13 13:05
Name:
-----
    
```

参考 NumLockキーがないキーボードの場合

- Ctl+Windowsボタン+Oでスクリーンキーボードが出ます
- オプションをクリック
- テンキーを有効にするにチェック→OK
- NumLockが出現します

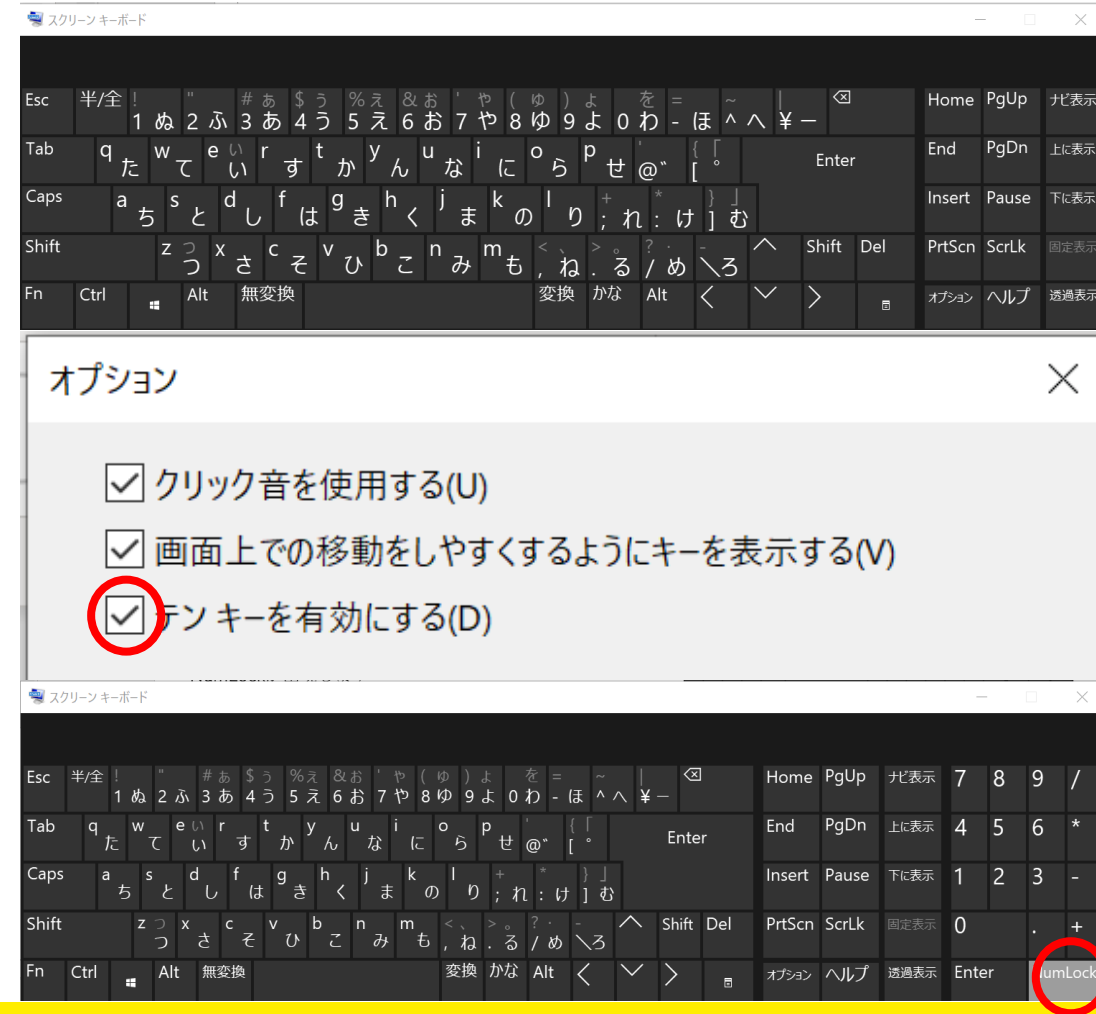




USB-Cケーブルは「PC」と記載されているポートに接続





設定（スパナマーク）をタップ



印字 → 手動印字 → 手動印字フォーマットとISO/GLP印字

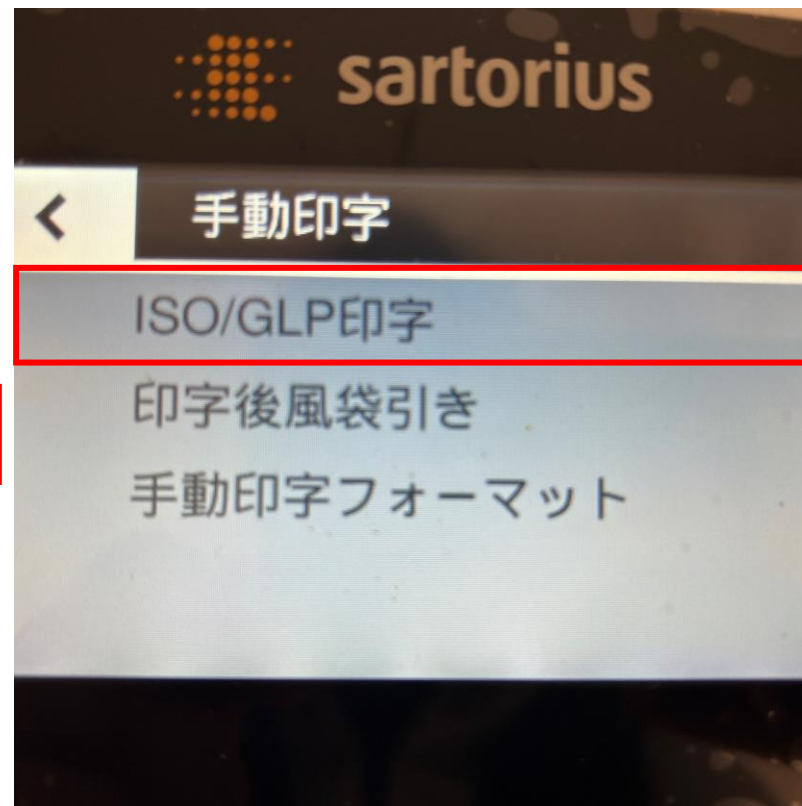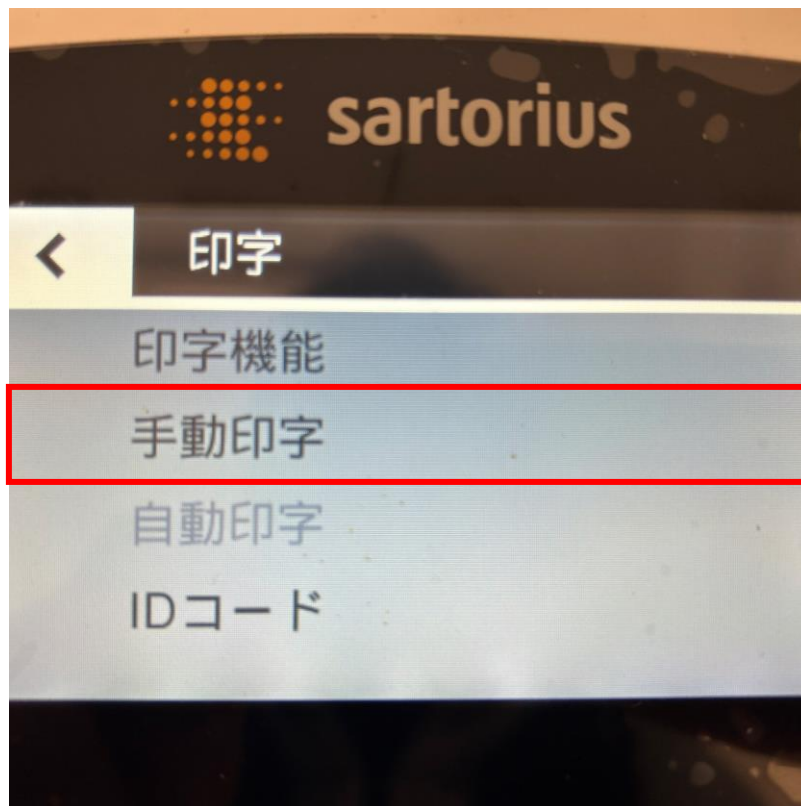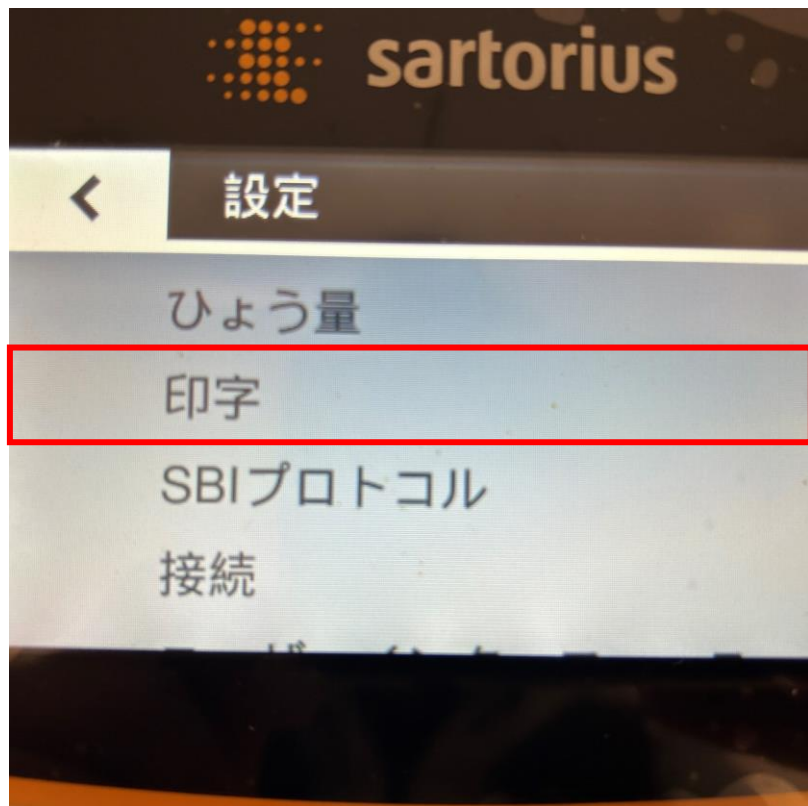



手動印字フォーマット「値」、ISO/GLP印字「オン」

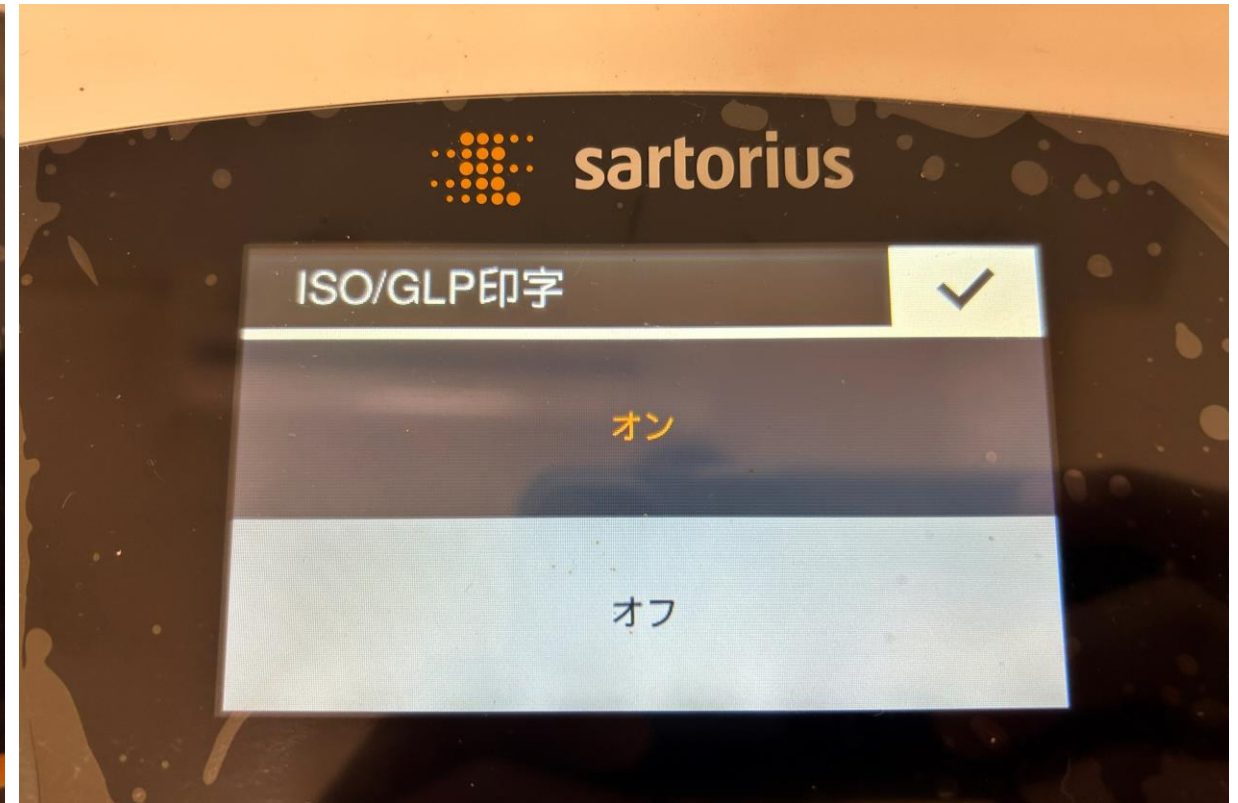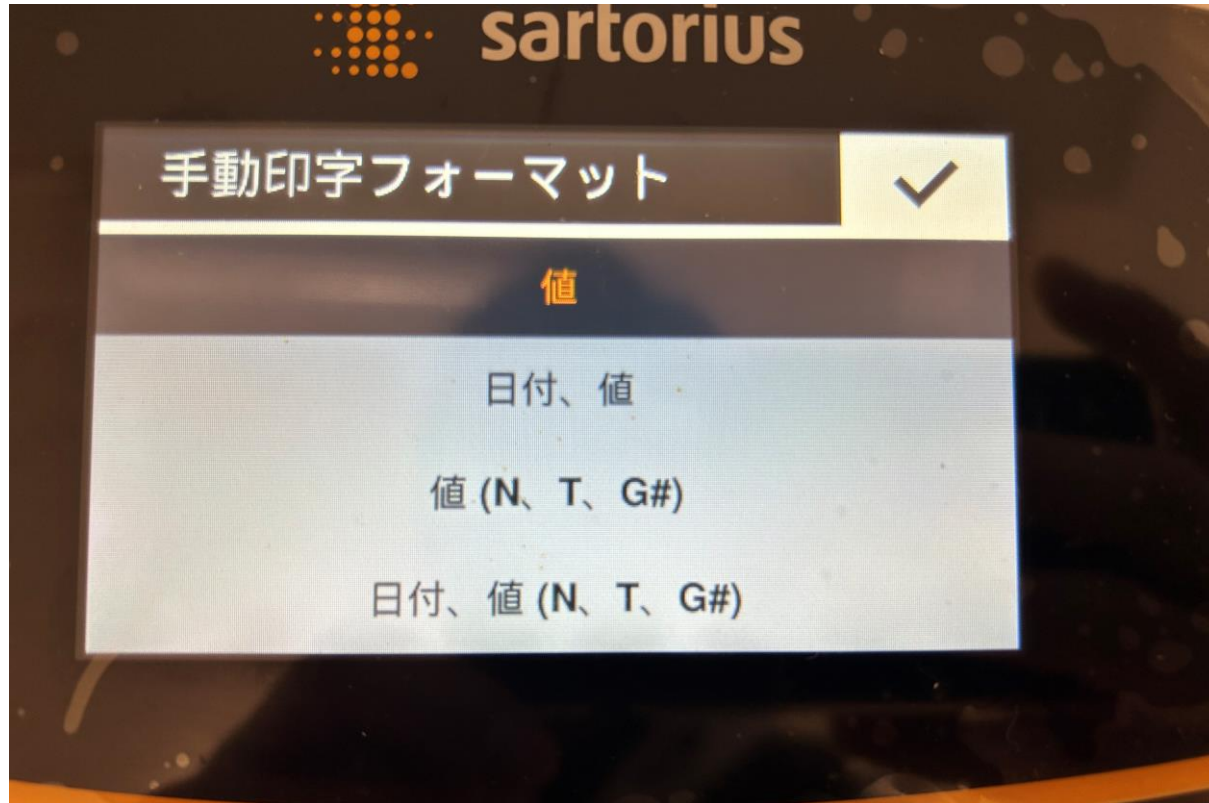



設定に戻る





接続 → PC-USB

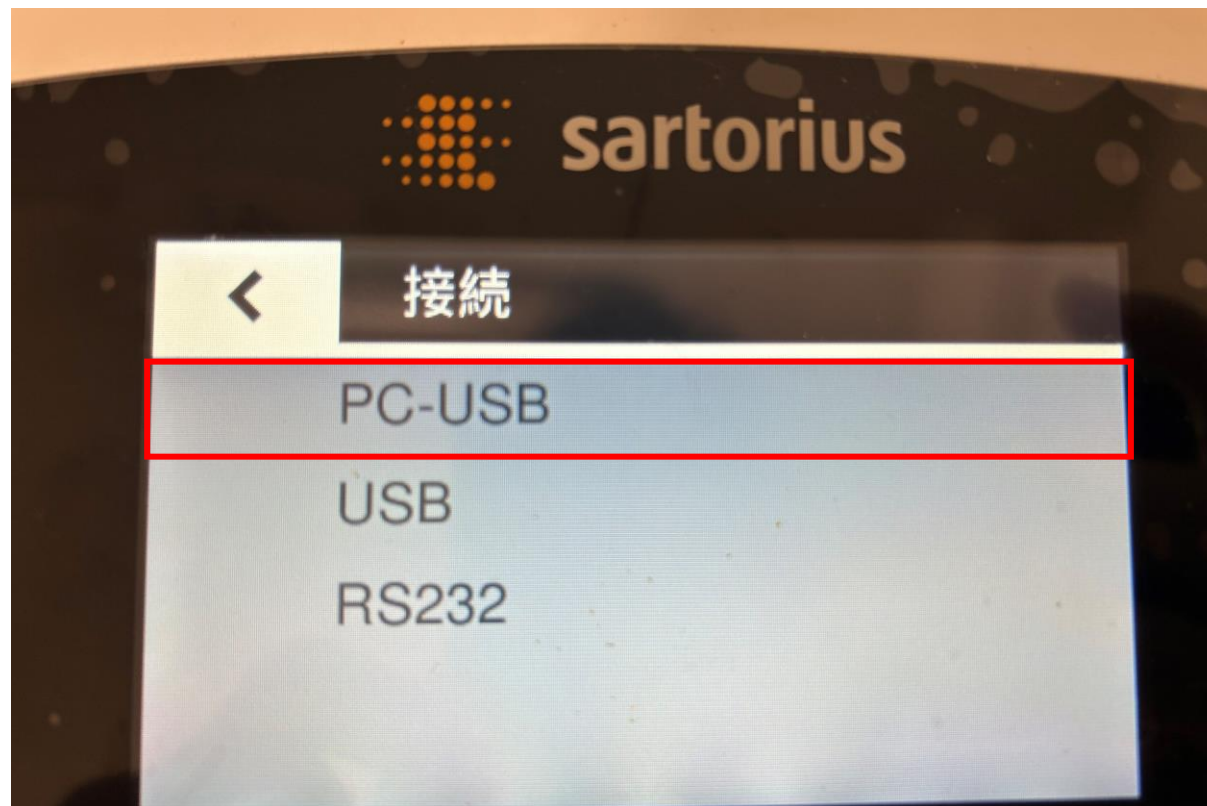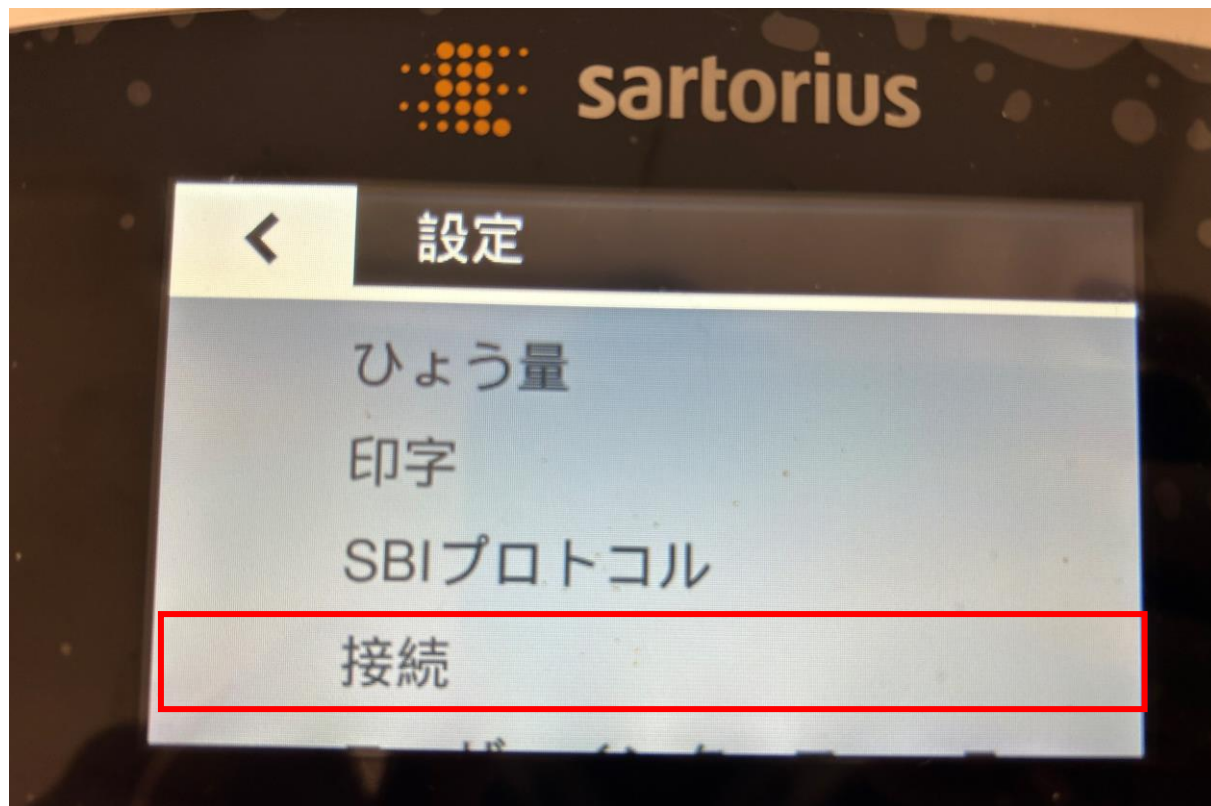




機器/プロトコル → PCテキストフォーマット

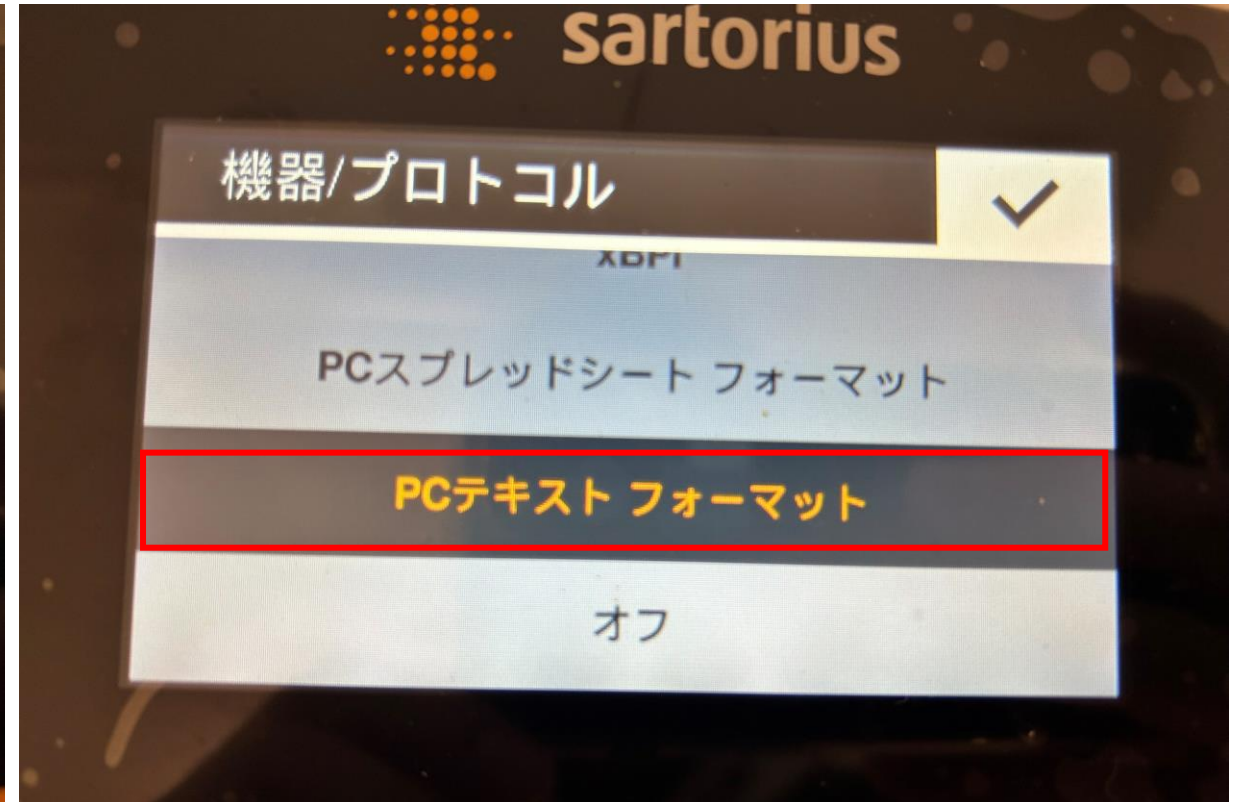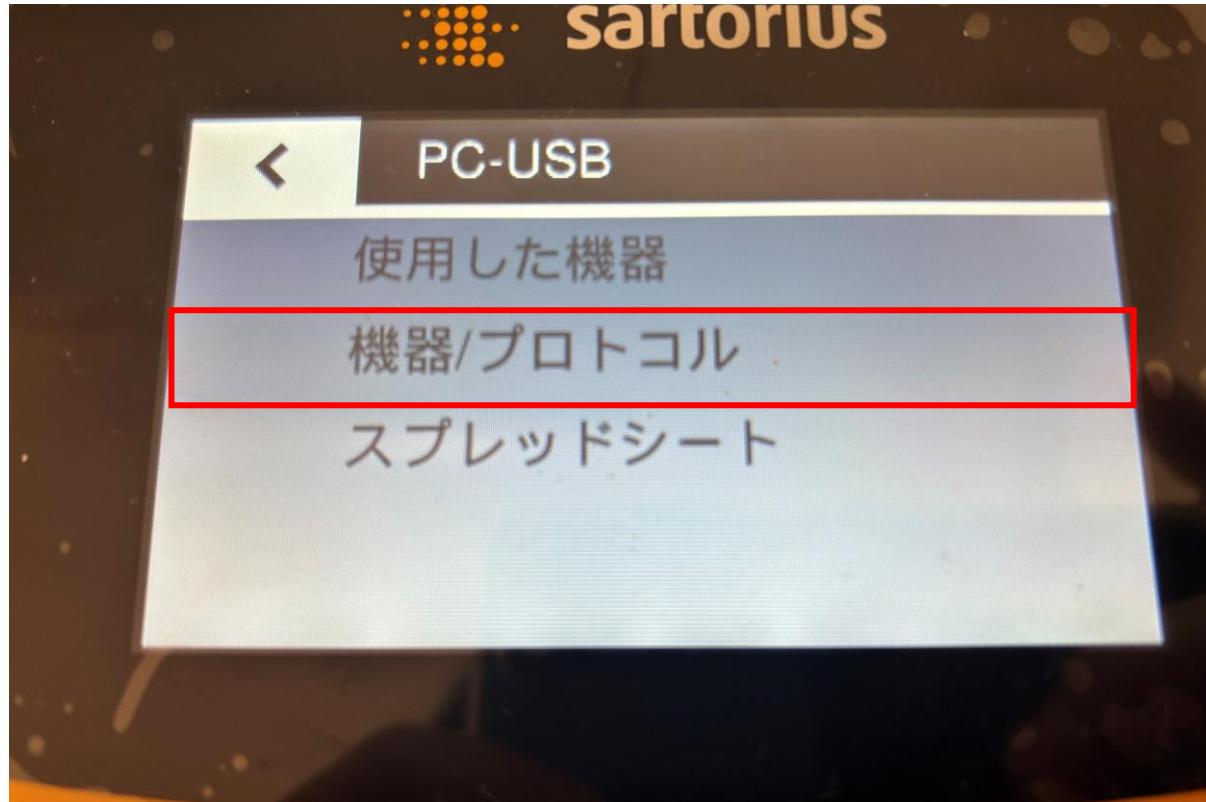

機器/プロトコル → PCスプレッドシートフォーマット

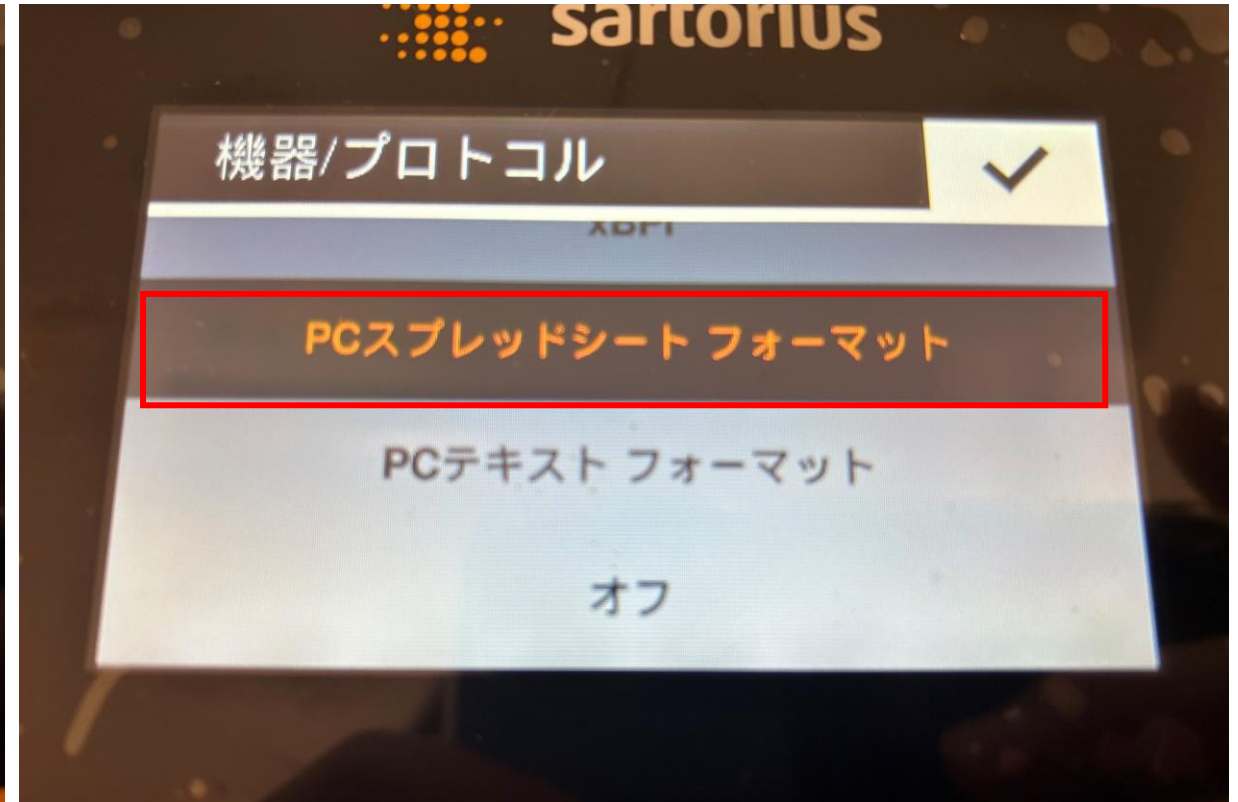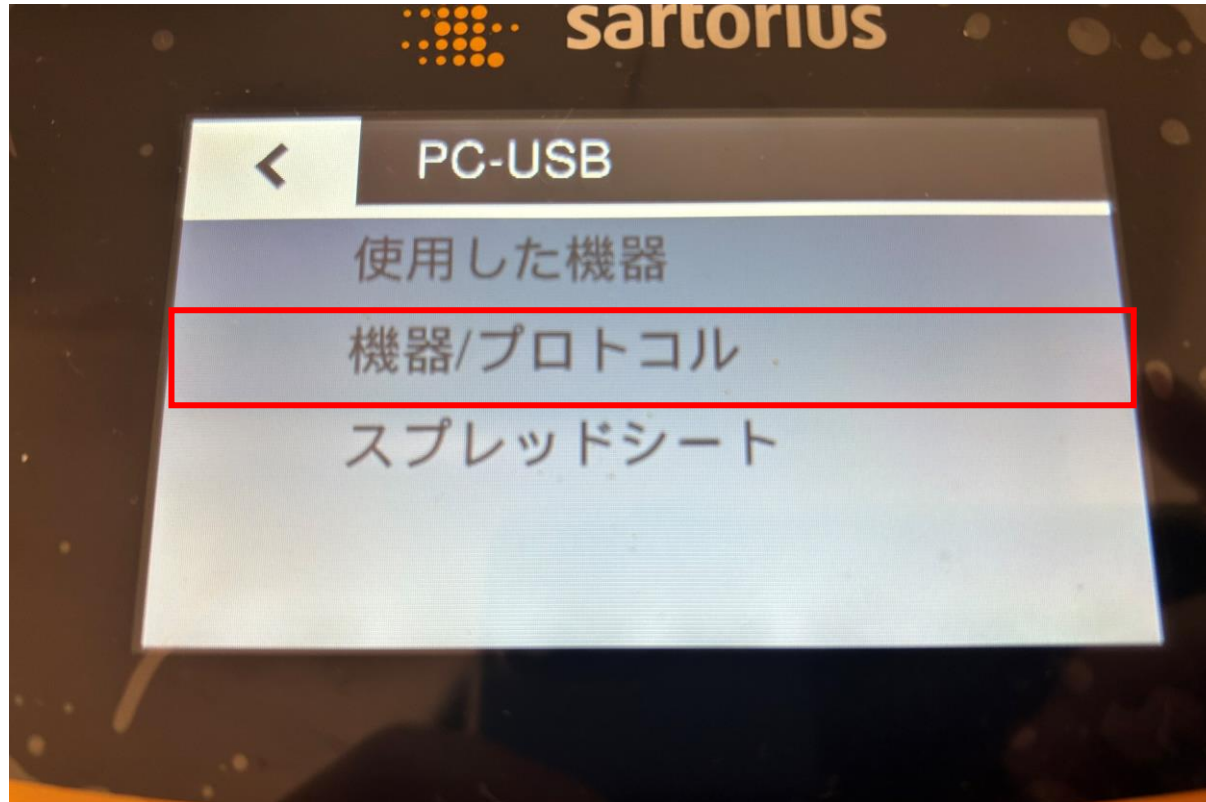

スプレッドシート → 出力形式 → 数字のみ

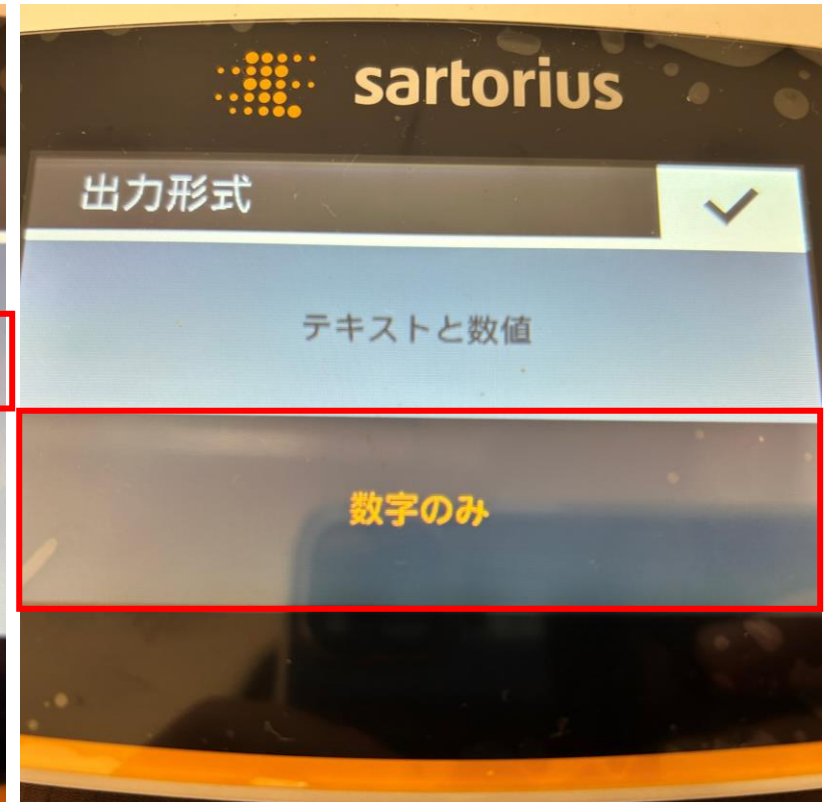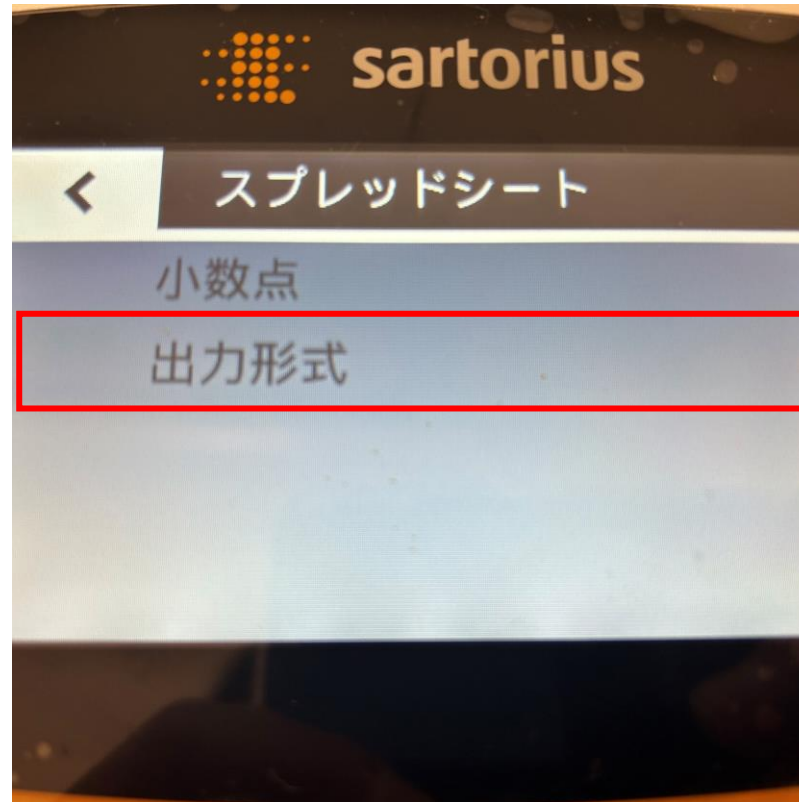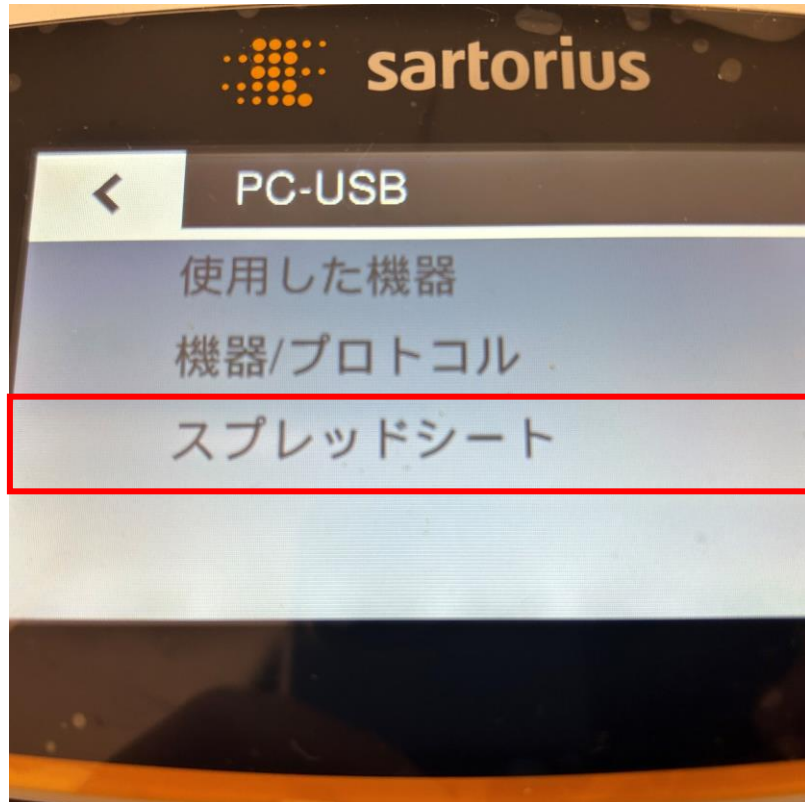

Thank you.

SARTORIUS