

BCA天びんのYDP20(YDP30)へRS232での出力

- ・ザルトリウス天びんEntris IIのBCAはYDP30にGLP印字の設定でナンバーと重量値を2行で出力が可能です。機器IDも印字可能ですが印刷項目の設定はできません。天びんとYDP20を接続する場合YCC-D09MFケーブルとACアダプターが必要です。YDP30の場合はYCC-D09MMのケーブルが必要です。

BCA天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メインメニューボタン
(画面左下)



メニュー設定ボタン



メニューツリー

言語

・

ひょう量

印字 -- 手動印字 -- ISO/GLP印字 -- ON

IDコード -- デバイスIDの設定 -- 機器のIDを入力

サンプルID機能 -- オン

自動増加

SBIプロトコル

接続 -- RS232 -- デバイス/プロトコル -- YDP20(YDP30)

・

追加設定

BCA天びんの設定

- ・天びんのRS232ポートとYDP20(YDP30)を指定のケーブルで接続します。
- ・天びんのメニューから下記の設定をします
 接続 => RS232 => デバイス/プロトコル => YDP20(YDP30)
 印字 => 手動印字 => ISO/GLP印字 => オン
 => IDコード => デバイスIDの設定 => (機器ID番号を登録)
 => サンプルID機能 => オン => 自動増加 を設定
- ・YDP20への出力は天びんの印刷ボタンを押しサンプルIDを確認のチェックをしますとYDP20に印字します。

印字例

```

2023-03-31 10:29
Sartorius
Mod. BCA2202I-1SJP
SerNo. 0043501461
APC: 01-74-03.01.05
BAC: 00-60-01.03.00
ID Sart101
-----
SID 1
G + 214.18 g
SID 2
G + 219.17 g
SID 3
G + 218.76 g
SID 4
N + 224.25 g
-----
2023-03-31 10:35
Name:
-----
  
```

注意点

- ・サンプルIDを1番から打たせる場合は印字ボタンを押した後サンプルIDに1を選択しチェックをしますと1から印字します。
- ・毎回印刷ボタンを押した後サンプルIDの確認のためのチェックをする必要があります。

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com