

# SARTORIUS

*Simplifying Progress*



ENTRIS II (BCA) のナンバリング機能の設定について  
プリンター：YDP30

設定を押す



【設定】  
下へスクロール



【設定】  
印字を選択





【印字】  
IDコードを選択



【IDコード】  
試料ID機能を選択



## 【試料ID機能】

1. 「自動増加」を選択
2. 右上の✓ボタンを押す






1. ひょう量画面に戻る
2. サンプルを測定
3. 右下の印字ボタンを押す





1. SIDの欄に「1」を記入
2. 右上の✓ボタンを押す  
→用紙に印字される

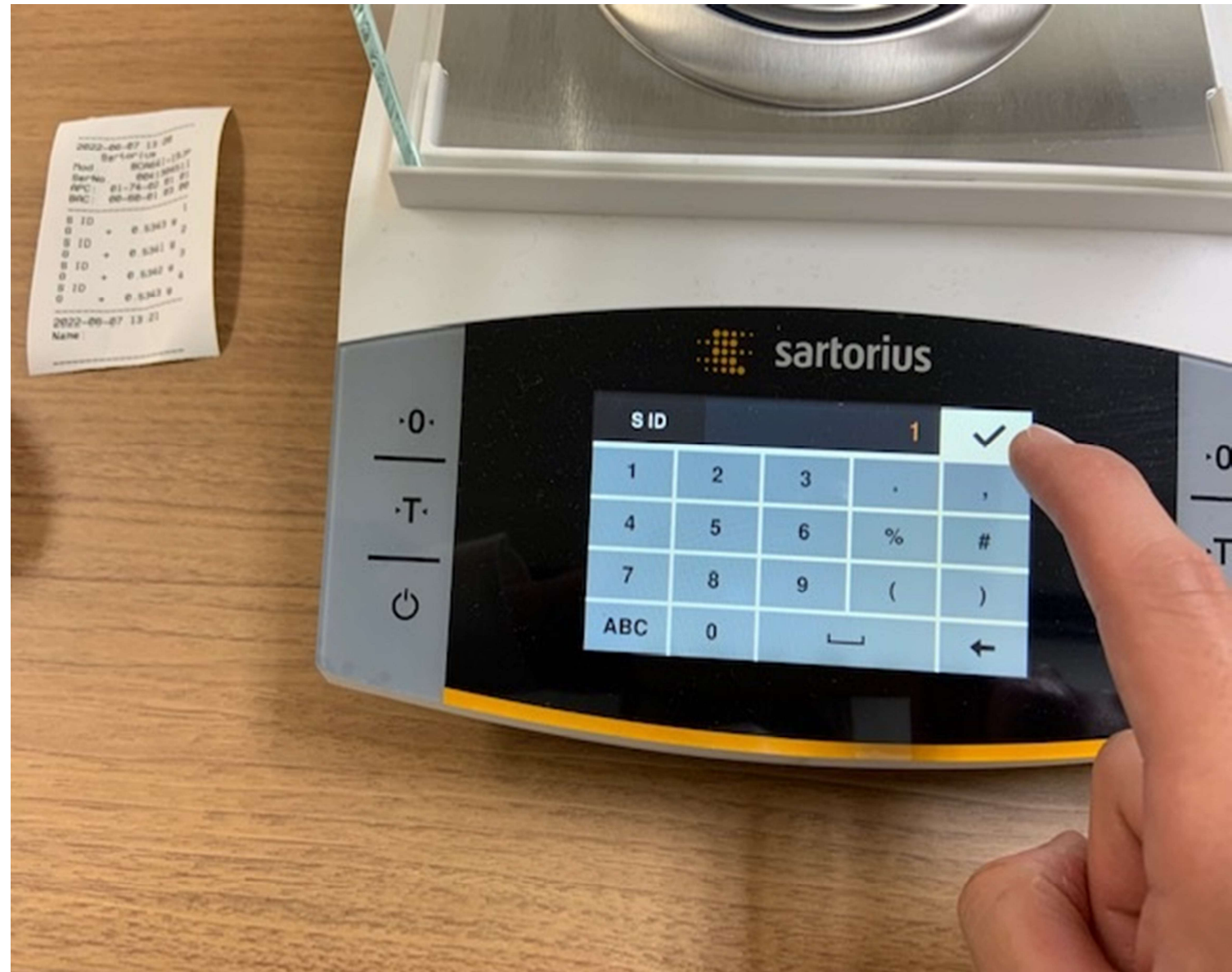

1. 次のサンプルを測定
2. 右下の印字ボタンを押す



1. 自動的に「2」が記載されている
2. 右上の✓ボタンを押す  
→用紙に印字される


※毎回✓ボタンを押す必要あり





# 印字例

「ISO/GLP印字」 + 「試料ID機能」 の場合

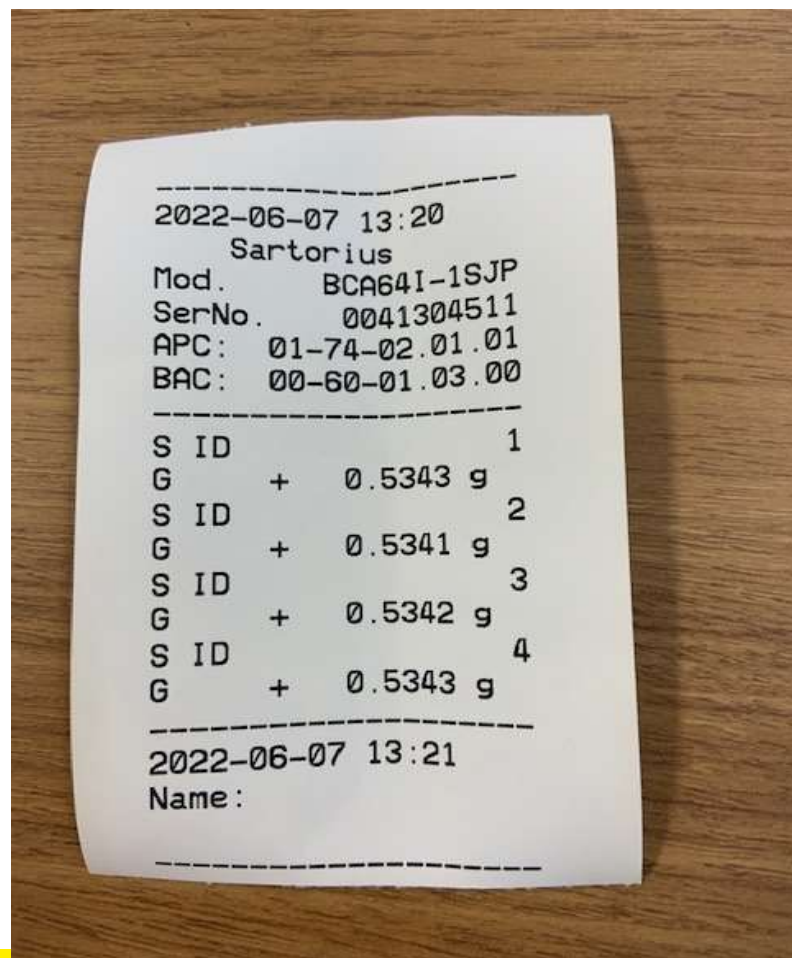

「試料ID機能」 のみの場合

