


Secura, Quintix 天びんのPCダイレクト出力

- ・ザルトリウス天びんSecura, Quintix はPCダイレクト設定でWindows の Excel、Word、メモ帳などにプログラムなしで出力が可能です。
- ・通信ケーブルはUSBケーブルYCC04-D09(A to minB)を使用します。
- ・計算しやすいように数値のみで出力します。
- ・PCは入力時にNumLockキーをONにし半角入力にします。

SQびんのメニュー設定ボタンとメニューツリー

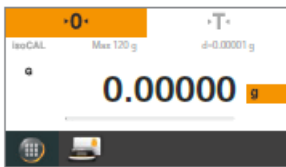

メインメニューボタン
(画面左下)



メニュー設定ボタン



メニューツリー

言語
・
・
ひょう量
印字
IDコード
USBポート - デバイス/プロトコル -- PCスプレッドシートフォーマット
スプレッドシート -- 出力形式 -- 数値のみ
・
追加設定

SQ天びんの設定

- ・最初に天びんのUSBのポートとPCをYCC04-D09で接続します。
- ・天びんのメニューから下記の設定をします。
USBポート => デバイス/プロトコル => PCスプレッドシートフォーマット
スプレッドシート => 出力形式 => 数値のみ

BCA天びんとPCの接続

- ・PCへの出力は天びんの印刷ボタンを押します。

- 注) 天びんとPC-USBをUSBケーブルで接続しない場合設定はできません。
注) NumLockをOFFのままの場合指定したセルに入らないことがあります。
注) 現在のPCにはNumLockキーがない場合がありますがWindows簡単操作のスクリーンキーボード上でNumLockキーをONにするところがあります。

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com